

Caractéristiques techniques

Type	Plage de pesée	Résolution
PTS1000-BS	1000g	0.10g
PTS3000-BS	3000g	1.00g
Grandeur du plateau de pesée	145 x 145mm	
Poids	620g	
Température pour la mise en service	0-40°C(32-104°F)	
Alimentation de courant	Piles 4 × 1.5V / Type: AA	
	L'adaptateur : 100-240VAC / 9-12VDC	



Mode d'emploi



PESOLA Präzisionswaagen AG
Chaltenbodenstrasse 4A
8834 Schindellegi
Switzerland
Tel +41 (0)41 769 60 40
Fax +41 (0)41 769 60 42
e-mail: info@pesola.com
Internet: www.pesola.com

Balance de table polyvalente

PTS1000-BS 1000g d=0.1g

PTS3000-BS 3000g d=1.0g

Information générale

Placer la balance sur une surface stable et plane. Eviter la saleté, la poussière, l'humidité et tout liquides agressifs.

Placer les objets au milieu du plateau de pesée.

Ne pas laisser trop longtemps une charge sur le plateau de pesée.

Après d'importants changements de température, la balance a besoin d'un temps d'acclimatation d'environ 1 heure avant son utilisation à température ambiante.

Important :

Ne pas dépasser le poids maximal.

Utiliser des piles alcalines de qualité (4 X 1.5V AA)

Enlever les piles lors d'une non-utilisation de l'appareil.

Lors du fonctionnement avec une fiche électrique (pas incluses dans la livraison) les indications correspondantes sont à respecter :

100V-240VAC / 9-12VDC

La garantie ne couvre pas les dégâts dus en raison du non-respect des consignes du manuel de fonctionnement.

Avant la première utilisation, enlever la protection pour le transport :

Soulever le plateau de pesée de la balance et enlever les deux petits cartons.

Entrée des paramètres de fonctions

1. Activer l'entrée des paramètres

Appuyez sur la touche [ON/OFF] pour éteindre la balance.

Appuyer sur la touche [ZERO] puis tout en restant appuyé sur cette dernière, appuyer sur la touche [ON/OFF]. A_ON ou A_OFF apparaît.

2. Arrêt automatique de la balance

Lors de l'affichage A_ON ou A_OFF, la touche [ZERO] permet d'activer l'arrêt automatique avec A_ON ou de l'annuler avec A_OFF.

3. Activer l'affichage lumineux

Lors de l'affichage A_ON ou A_OFF, appuyer sur la touche [UNITS]. L_ON ou L_OFF apparaît.

La touche [ZERO] permet d'activer l'affichage lumineux avec L_ON ou de l'annuler avec L_OFF.

4. Retour aux fonctions de la balance

Allumer/Eteindre la balance, appuyer sur la touche [ON/OFF].

Calibrage

Quand calibrer la balance

La balance devra être calibrée si le poids indiqué par la balance ne correspond pas au poids de calibrage que vous avez utilisé.

L'usure de l'appareil ou les variations de températures peuvent également rendre le calibrage nécessaire.

Procédure

Eteindre la balance pendant au moins 1 minute et placer-la sur une surface stable.

1. Activer le calibrage

Appuyer sur la touche [UNITS] puis tout en restant appuyé sur cette dernière, appuyer sur [ON/OFF]. Le message « CAL » apparaît puis un chiffre (valeur de conversion interne) apparaît, relâcher les 2 boutons.

2. Calibrage avec poids étalon

La valeur de conversion interne apparaît, appuyer sur la touche [UNITS]. Le poids de calibrage requis apparaît en clignotant.

Poser le poids étalon correspondant au milieu du plateau de pesée. Appuyer sur la touche [UNITS]. PASS apparaît. Le calibrage est terminé.

3. Retour aux fonctions de la balance

Allumer/Eteindre la balance, appuyer sur la touche [ON/OFF]

Descriptions des fonctions

- Arrêt automatique (au choix, voir dans paramètres de fonctions)
- Allumage écran automatique (au choix, voir dans paramètres de fonctions)
- Fonction TARE
- „Affichage « Batterie faible»
- Choix de l'unité de mesure de poids kg, g, lb, oz
- Format de l'affichage LCD.
- Calibrable

Mise en marche

► Côté gauche

Adaptateur secteur DC

► Dessus

Plateau de pesée de la balance

Protection de transport
Enlever avant l'utilisation

Affichage

Touche **ON/OFF**
Allumer/Eteindre la balance

Touche **UNITS**
Choisir l'unité (kg,g,lb,oz)

Touche **ZERO**
Touche de remise à zéro
Fonction TARE

► Dessous

Emplacement des piles

Couvercle d'emplacement des piles

Piles
4 x 1.5V AA Type


► Affichage

Affichage **TARE**

Affichage unité(kg,g,lb,oz)

Affichage **ZERO**
Si l'affichage est sur 0.

 Affichage "Low Battery"

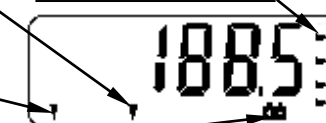


Mise en marche

1. Alimentation par piles/installation

Batteries

Enlever le couvercle de l'emplacement des piles.

Placer les piles 4 X 1.5V Type :AA.

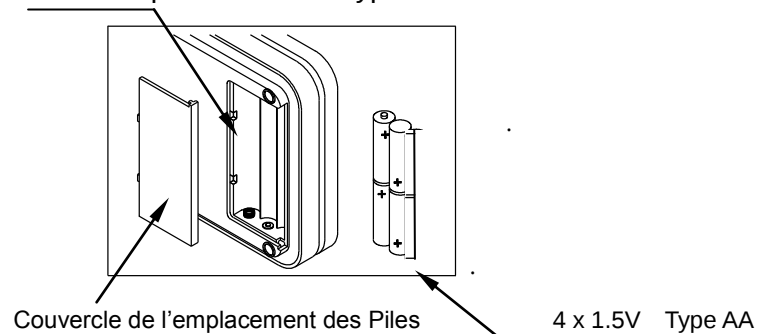


Adaptateur secteur 100-240VAC / 9-12VDC (optimal)

Sur le côté gauche se trouve le raccord pour adaptateur secteur

Important : Utiliser le bloc d'alimentation adapté à une tension d'alimentation correspondante à : 9-12VDC

DC in 9-12V

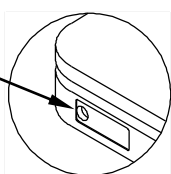

2. Sélection de l'emplacement

Eviter une exposition directe au rayonnement solaire et une température excessive. Installer la balance sur une surface stable et solide, sans vibration en position horizontale

Avant la première utilisation

Enlever la protection de transport:

Soulever le plateau de pesée et enlever les deux petits cartons.

Pesage

Important

Placer la balance sur une surface stable et solide. Eviter d'exposer la balance à de basses températures. Dans ce cas, une fois allumer, laisser l'appareil s'acclimater à la température ambiante pendant 10 minutes.

Messages d'erreur

Err-O Surcharge



Remplacer les piles

Si la balance a besoin d'être calibrée, voir sous « Calibrage »

Fonctionnement

1. Allumer : Presser sur la touche [ON/OFF]

Sur l'écran, tous les segments apparaissent pendant un court instant. Dès que « O » apparaît, la balance est prête à l'emploi.

2. Choix de l'unité de mesure de poids

La touche [UNIT] est utilisée pour choisir une mesure de poids (kg, g, lb, oz)

La mesure de poids peut également être changée pendant le processus de pesée ; une fois la mesure souhaitée, la conversion se fait automatiquement.

3. Pesage sans récipient

« O » doit apparaître. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur la touche [ZERO]

Placer les objets au milieu du plateau de pesée.
Le poids apparaît.

4. Pesage avec récipient (TARE)

Placer le récipient vide au milieu du plateau de pesée.
Appuyer sur la touche [ZERO]. « O » doit apparaître.
Placer les objets dans le récipient.
Le poids net apparaît.

Important: Observer le choix de l'unité de mesure de poids