



Quick Start Guide



Balance de table imperméable (IP68) PTS6K-IP

Important : Placer la balance sur une surface stable. Mettre à niveau en tournant les pieds réglables ; (voir niveau à bulle devant à droite de la balance).

Alimentation électrique :

La balance est alimentée par des batteries rechargeables intégrées.

Si le symbole  clignote, la fiche électrique doit être branchée.

Au-dessous de la balance, tirer le couvre-joint en caoutchouc et brancher la fiche à angle droit 12VDC. « CHARCHING » apparaît.

Allumer : Appuyer [ON/ZERO].

Après les tests du système, l'affichage  **STABLE** 0.0 g apparaît.

Eteindre : Appuyer [OFF]

Choix de l'unité de mesure de poids :

Appuyer [UNITS]. Affichage: kg, g, lb, Pcs

Pesage sans récipient (sans TARE) :

Si « **0.0 g** » n'apparaît pas, mettre l'affichage sur 0 et appuyer [ON/ZERO.]

Placer les pièces au milieu du plateau de pesée.

Attendre jusqu'à ce que  **STABLE** apparaisse.

La valeur apparaît.

Pesage avec récipient (avec la fonction TARE)

Placer le récipient vide sur le plateau de pesée.

Appuyer [TARE] . Affichage : Net 0.0 g

Placer les pièces dans le récipient. Attendre jusqu'à ce que  **STABLE** apparaisse.

La valeur du poids net apparaît.

Le poids brut apparaît en appuyant [NET/GROSS]. Affichage :  **GROSS**

Remettre la valeur de TARE : Appuyer [TARE]

Quick Start Guide

Balance de table imperméable (IP68) PTS6K-IP



Fonction comptable :

Si c'est avec récipient, voir « Pesage avec fonction TARE »

Appuyer [UNITS] pour choisir fonction comptable (PCS). Affichage : 0 Pcs

Choisir le nombre de pièces références: Appuyer [NET/GROSS].

Puis en pressant plusieurs fois le nombre 10, 20, 50, 100, 200 peut être choisi.

Affichage :

Choisir un nombre élevé pour de meilleurs résultats.

Placer le nombre de pièces références sur le plateau de pesée.

Appuyer [UNITS]

Affichage: Le nombre de pièces références (p. ex. 20 Pcs)

Placer les pièces sur le plateau de pesée.

Le nombre des pièces (Pcs) est affiché.

Si le poids du nombre de pièces est trop bas, apparaît.

Si le poids d'une seule pièce est trop bas, apparaît.

Si un ou les deux affichages sont activés, c'est que l'exactitude du nombre est limitée.

Retour au mode de pesage de la balance: Appuyer [UNITS.]

Autres fonctions:

Fonction Hold (la valeur actuelle est maintenue)

Voir mode d'emploi, page 17, 2-3-6 „Fonction Hold“.

Parametre: FnC06

Pesage avec un poids donné:

Voir mode d'emploi, page 15, 2-3-3 „Pesage avec un poids donné“.

Parametre: FnC03

PESOLA Präzisionswaagen AG
Chaltenbodenstrasse 4A
8834 Schindellegi
Switzerland
Tel +41 (0)41 769 60 40
Fax +41 (0)41 769 60 42
e-mail: info@pesola.com
Internet: www.pesola.com