



Quick Start Guide

Balance de table multifonctions

PTS6K-MF / PTS15K-MF



Important: Placer la balance sur une surface stable. Mettre à niveau en tournant les pieds réglables. (Voir niveau à bulle devant à gauche de la balance)

Alimentation électrique :

La balance est équipée d'un accumulateur.

Si le symbole  apparaît, les piles doivent être rechargées ; la fiche électrique doit être branchée.

Allumer/Eteindre :

L'interrupteur à bascule à gauche, indique **OFF** ↓ **ON**

Affichage :  **STABLE** **0.0 g**

Sélectionner l'unité de mesure de poids

Appuyer  pour sélectionner l'unité de mesure de poids

Pesage sans récipient (sans TARE) :

Si 0.0g n'apparaît pas, appuyer 

Placer les objets sur le plateau de pesée.

Attendre que  **STABLE** apparaisse.

Le poids est indiqué.

Pesage avec fonction TARE :

Placer le récipient vide sur le plateau de pesée.

Appuyer . Affichage : **Net**  **STABLE** 0.0g

Placer les objets dans le récipient.

Le poids net est indiqué.

Remettre la valeur TARE : Appuyer 

Fonction de comptage :

(Si c'est avec récipient, voir « Pesage avec fonction TARE »)

Choisir le nombre de pièces références: Appuyer  Affichage : **Net C 10 Pcs.**

Au choix, d'autres nombres de pièces références (20, 50, 100) : Appuyer 

Choisir un nombre élevé pour de meilleurs résultats.

Placer le nombre de pièces références, puis appuyer 

SAMPLE apparaît.

Placer les pièces sur le plateau de pesée.

Le nombre de pièces (Pcs) est affiché.

Retour au mode de la balance : Appuyer 

Totalisation de données de pesées :

(Avec récipient, voir « Pesage avec TARE fonction »)

Lorsque **M+** apparaît ; la totalisation du poids précédent doit être annulée :

Appuyer  , puis appuyer  .

Placer les premières pièces, attendre jusqu'à  **apparaît.**

Appuyer M+ .

En premier, la mémorisation 0001 apparaît puis le poids actuel.

Placer les secondes pièces, attendre jusqu'à **STAB** apparaît.

Appuyer

En premier, la mémorisation 0002 apparaît, puis le poids total des deux pesages, puis le poids actuel.

Ce procédé peut être répété au max. 9999 fois.

Affichage totalisation de données de pesées.

Appuyer 

Affichage du nombre de données de pesées ainsi que du poids total.

Annuler la totalisation de données de pesées actuelle :

Appuyer  , puis **CE**

Pesage avec un poids donné (sans plage de tolérance) :

La balance est réglée sur un poids désiré.

Lorsque le poids désiré est atteint, un signal sonore retentit.

Données du poids :

Appuyer  Affichage :  - - - -  clignote.

Choisir la position désirée avec  .

Affichage (appuyer une fois) : 0 0 -.-L

Appuyer  pour choisir la valeur du chiffre (0 - 9)

Après avoir entré le dernier chiffre (xxxxx.0), appuyer 

Affichage : - - clignote.

Appuyer Affichage: 0.0 g

Fonction :

Placer les pièces/le matériel sur le plateau de pesée.

Lorsque le poids donné est atteint, un signal sonore retentit. Affichage

Effacer ou annuler des données de fonctions.

Appuyer  puis 

Appuyer 2 fois **CE**

Pour d'autres informations sur les données des paramètres de fonctions, voir sous « Mode d'emploi ».